



نام دستگاه: High Speed Micro-Centrifuge

مدل دستگاه: D3024

شرکت سازنده: SCLOGEX

طریقه استفاده:

۱. کلید POWER را در حالت ON قرار دهید.
۲. نمونه ها را به صورت بالانس در جایگاه قرار دهید.
۳. روتور را روی محور فیکس کنید و درب محفظه را ببندید.
۴. برای تنظیم دور، زمان و دمای دستگاه دکمه SELECT را فشار داده با پیچ تنظیم موارد مورد نظر را تنظیم کنید.
۵. سپس دکمه START را برای شروع کار فشار دهید.
۶. دستگاه در هنگام پایان کار بوق هشدار اتمام کار را می دهد.
۷. برای باز کردن درب دستگاه دکمه DOOR را فشار دهید.

طریقه نگهداری:

۱. در هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جایی آن خودداری کنید.
۲. از بسته بودن کامل محفظه روتور اطمینان حاصل فرمایید.
۳. تیوب های نمونه را به صورت بالانس قرار دهید.
۴. سیم های رابط دستگاه را حداقل هر ماه یک بار کنترل نمایید و در صورت صدمه تعویض نمایید.
۵. فاصله کافی در اطراف دستگاه رعایت شود تا احتمال گردش هوا در داخل دستگاه به آسانی صورت گیرد.
۶. دقت کنید برای تمیز کردن به هیچ وجه دستگاه را داخل آب نکرده و یا روی آن آب نریزید و حتما در موقع نظافت دو شاخه آن را از پریز برق خارج نمایید.
۷. در موارد اضطراری دو شاخه دستگاه را فوری از پریز برق خارج نمایید.