



نام دستگاه: UV TRANSILLUMINATOR

مدل دستگاه: TI262ID

شرکت سازنده: PACIFICIMAGE ELECTRONIC

#### طریقه استفاده:

۱. دوشاخه برق را به پریز برق متصل کنید.
۲. درب شیشه ای دستگاه را باز کنید.
۳. ژل مورد نظر را روی صفحه قرار دهید و حتما درب شیشه ای را ببندید.
۴. با استفاده از کلید پاور پشت دستگاه، دستگاه را روشن کنید. می توانید با استفاده از کلید High/Low شدت نور لامپ های UV را تنظیم کنید.
۵. پس از اتمام کار با استفاده از کلید پاور دستگاه را خاموش کرده و نمونه را خارج کنید و صفحه دستگاه را با دستمال نمدار تمیز کنید.
۶. دستگاه را از دوشاخه برق خارج کنید و کاور آن را بکشید.

#### طریقه نگهداری:

۱. دقت کنید حین کار با دستگاه حتما از عینک محافظ اشعه ماورای بنفش استفاده کنید.
۲. بدون بستن درب شیشه ای دستگاه به هیچ عنوان آن را روشن نکنید.
۳. از نگاه کردن مستقیم به نور UV جدا خودداری نمایید.
۴. در صورت آلوده شدن دستگاه صفحه آن را با استفاده از دستمال نمدار تمیز کنید.