



نام دستگاه: دستگاه آب مقطر گیری

مدل دستگاه: ۶۰۰۰

شرکت سازنده: اروم تجهیز گستر

#### طریقه استفاده:

۱. دوشاخه دستگاه را به پریز وصل کنید.
۲. فلکه آب را باز کنید و ۵ دقیقه اجازه دهید تا منبع به صورت اتوماتیک پر شود (در صورت اضافه بودن آب در منبع از قسمت انتهای دستگاه آب اضافی تخلیه میشود)
۳. دکمه پاور دستگاه را زده دستگاه شروع به زدن بوق آلارم میکند با یک بار فشار دادن دکمه reset صدای آلارم دستگاه قطع شده و آماده به کار است.
۴. میتوانید از ۱ تا ۴ عدد هیتر دستگاه را باهم یا به صورت جداگانه روشن کنید دقت شود آب خروجی به ازای هر المنت ۱.۵ لیتر در ساعت میباشد. پس از روشن نمودن تعداد هیتر دلخواه ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا آب درون مخزن بجوشد.
۵. شلنگ فاضلاب (Outlet) را در داخل لوله فاضلاب آزمایشگاه قرار دهید به صورتی که هیچگونه شکستگی در شلنگ ایجاد نشود.
۶. به وسیله شیر تنظیم (شیر فلکه) فشار آب را تا اندازه‌های تنظیم کنید که دمای آب خروجی فاضلاب بین ۵۰ تا ۶۰ درجه باشد.
۷. حالا دستگاه آماده گرفتن آب مقطر میباشد. شلنگ آب خروجی تقطیر شده (distilt water) را درون ظرف موردنظر قرار داده تا آب مقطر جمع آوری شود.

## نگهداری دستگاه:

به دلیل وجود املاح در آب شهری پس از مدتی روی المنتها رسوب میگیرد. برای خلوص بیشتر آب مقطر و طول عمر بیشتر دستگاه در پایان هر ماه حتما دستگاه را کنترل و باتوجه به راهنمای موجود در دفترچه رسوب گیری نمایید.

## نکات ایمنی:

۱. با توجه به اینکه دستگاه همزمان با آب و برق کار میکند حتما باید دارای سیم اتصال به زمین باشد تا از برق گرفتگی جلوگیری شود.
۲. در صورت قطع ترموستات دستگاه به صورت اتوماتیک قبل از اینکه ترموستات دستگاه را فشار دهید آب ورودی دستگاه را کنترل و از صحت تنظیم آن مطمئن شوید.
۳. در زمان رسوب گیری دستگاه آن را به فضای آزاد و خارج از آزمایشگاه ببرید تا بخار اسید مضر باعث ناراحتی شما نشود.
۴. در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش سرویس شرکت تماس حاصل فرمایید.