



نام دستگاه: اتوکلاو

مدل دستگاه: RT\_2

شرکت سازنده: ریحان طب

#### طریقه استفاده:

۱. ابتدا درب دستگاه را باز نموده، سینی دستگاه را بیرون آورید و تا لبه MAX آب درون دستگاه بریزید. سینی را درون دستگاه قرار داده و وسایل مورد نظر را درون اتوکلاو قرار دهید و درب اتوکلاو را ببندید.
۲. دکمه ON/OFF را در حالت ON قرار داده در این وضعیت برنامه های تنظیم شده بر روی برد الکترونی دستگاه ادامه مراحل را به صورت خودکار انجام میدهد. فقط دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
۳. در صورت نیاز به تغییر زمان: ابتدا دستگاه را در حالت ON قرار دهید و دکمه SET را بزنید تا صفحه زمان بر روی نمایشگر نشان داده شود. با زدن یکبار دیگر دکمه SET می توانید دقیقه را با کلید های UP/DOWN تنظیم نمایید و سپس دکمه SET را ۳ بار فشار دهید تا نمایشگر به حالت دما باز گردد و آماده Start شود و مدت زمان را در حافظه خود ذخیره کند.
۴. در حالت روشن بودن دستگاه چراغ های WATER و HEATER روشن می باشد و با رسیدن دمای دستگاه به دمای ۱۲۱.۵ درجه سانتی گراد چراغ HEATER خاموش شده و چراغ STRIL ST روشن شده و زمان به صورت معکوس شروع به کار می کند. اگر نیاز به دیدن زمان استریل باشد کلید TIME/DOOR را فشار دهید تا مدت زمان باقی مانده را به شما نشان دهد. با پایان یافتن زمان استریل چراغ HEATER خاموش شده و بر روی صفحه نمایشگر همراه با شنیده شدن صدای بوق منقطع End of stril دیده می شود و چراغ STRIL END روشن می شود. در این حالت دستگاه را خاموش کنید و شیر تخلیه بخار روی درب را باز کنید تا بخار خارج شود و درجه فشار روی درب به صفر برسد. سپس می توانید درب اتوکلاو را باز کنید.

## طریقه نگهداری:

۱. برای باز و بسته کردن درب ابتدا ۷ فلکه متحرک را باز کنید سپس فلکه ثابت را به اندازه ای باز کنید تا درب بالا آمده و به اندازه ۲ cm از دهنه فاصله بگیرد. برای بستن درب اتوکلاو ابتدا فلکه ثابت را ببندید سپس بقیه فلکه ها را ببندید.
۲. به هشدارهای حک شده بر روی دستگاه توجه کنید در صورت بروز مشکل به دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.
۳. اگر در حین کار، دما به هر علتی افزایش یا کاهش یابد خطای مربوط با بوق منقطع بر روی نمایشگر دیده می شود. (Error II: LOW Temp , Error III: High Temp)
۴. استفاده از آب مقطر باعث رسوب نکردن داخل دستگاه و جلوگیری از برق گرفتگی می شود.
۵. شیر اتوماتیک بر روی درب از ابتدا تا پایان کار هوای زاید را تخلیه می نماید.
۶. اگر می خواهید محیط کشت شما کم نشود بگذارید دستگاه کاملا سرد شود سپس درب را باز نمایید.
۷. حتما قبل از روشن کردن دستگاه آب دستگاه را چک کنید.
۸. دستگاه حتما به صورت مستقیم به پریز برق وصل شود.
۹. هیچگاه قبل از پایین آمدن فشار دستگاه درب دستگاه را باز نکنید.