



نام دستگاه: اسپکتروفتومتر

مدل دستگاه: PD-303S

شرکت سازنده: APEL

#### طریقه استفاده:

۱. کلید را فشار دهید.
۲. یک عدد بین ۱-۵ انتخاب نمایید.
۳. کلید Enter را فشار دهید.
۴. طول موج مورد نظر را با پیچ مخصوص تنظیم کنید.
۵. مطمئن باشید که کووت داخل محفظه قرار نگرفته است.
۶. درب محفظه را بسته و Zero را فشار دهید.
۷. کووت را از آب مقطر یا ماده بلانک پر کرده داخل محفظه قرار دهید و دکمه Blank را فشار دهید.
۸. کووت را خارج کرده کلید ABS را فشار دهید.
۹. نمونه مورد نظر را در کووت بریزید داخل محفظه قرار دهید و دکمه START را بزنید.

#### طریقه نگهداری:

۱. برای کار بهتر نظافت دستگاه توصیه میشود.
۲. هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جا کردن آن جدا خودداری فرمایید.
۳. در صورت عدم استفاده دستگاه را از دو شاخه بکشید.
۴. پس از اتمام کار کووت را از دستگاه خارج کنید.
۵. برای جلوگیری از خطای خوانش از تمیز بودن کووت اطمینان حاصل فرمایید.