



نام دستگاه: انکوباتور

مدل دستگاه: ۶۵۲۰

شرکت سازنده: شرکت بهداد

#### طریقه استفاده:

۱. مطمئن شوید کلید اصلی برق دستگاه در حالت خاموش (حالت ۰) باشد.
۲. دو شاخه را به برق وصل کنید.
۳. کلید اصلی برق را به حالت روشن (حالت ۱) درآورید.
۴. ابتدا چراغ ترموستات مکانیکی و سپس چراغ اصلی دستگاه روشن شده و بعد از حداکثر ۱۰ ثانیه اعداد روی صفحه نمایشگر دما ظاهر میشود.
۵. برای تنظیم دما با فشار کلید SET عدد دمای قبلی روی صفحه به صورت چشمک زن در می آید دما قابل تنظیم بین ۲۰-۸۰ درجه میباشد. جهت افزایش یا کاهش دما کلید بالا و یا پایین را فشار داده و برای چند ثانیه در این حالت نگه دارید بعد از تنظیم دما به مدت ۱۰ ثانیه عدد تنظیم شده روی صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن ظاهر شده و در حافظه ذخیره میشود .
۶. چراغ پیلوت در تمام مدت کار دستگاه به صورت چشمک زن روشن میشود .
۷. در صورت عدم نیاز به دستگاه کلید اصلی را به حالت خاموش درآورید .

#### طریقه نگهداری:

۱. برای کار بهتر نظافت دستگاه توصیه میشود .
۲. هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جا کردن آن جدا خودداری فرمایید .
۳. به علت آسیب پذیری المنتهای تیغهای از ریختن هر نوع مایع در داخل دستگاه احتراز کنید و در صورت بروز این اتفاق بلافاصله دستگاه را خاموش کرده از برق بیرون کشیده و آن را کاملاً خشک کنید .

۴. در صورت بروز هرگونه مشکل به دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.