



نام دستگاه: بن ماری

مدل دستگاه: W35305I

شرکت سازنده: ارغوان طب تجهیز

#### طریقه استفاده:

۱. ابتدا درون دستگاه تا خط نشانه آب پر کنید.
۲. دستگاه را به برق وصل کنید.
۳. بعد از روشن کردن دستگاه پیام اولیه شامل مدل دستگاه بر روی صفحه نمایشگر ملاحظه خواهید کرد.
۴. با فشردن کلید شروع/توقف دستگاه براساس تایمر و دمای تنظیمی شروع به کار خواهد کرد.
۵. برای تنظیم دما و یا زمان دستگاه با فشردن هر یک از کلیدهای افزایش یا کاهش منو مربوط به تنظیم دما نمایش داده خواهد شد.
۶. در حین کنترل دما و یا زمان شما می‌توانید با فشردن هر یک از کلیدهای مربوط به تغییر دما و زمان تغییرات را مشاهده فرمایید.

#### طریقه نگهداری:

۱. برای کار بهتر نظافت دستگاه توصیه میشود (برای نظافت دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه نمایید).
۲. هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جا کردن آن جدا خودداری فرمایید.
۳. بهتر است برای جلوگیری از رسوب نمودن املاح درون دستگاه از آب مقطر استفاده کنید و از ریختن هرگونه مایع درون آن خودداری نمایید.
۴. قبل از روشن کردن دستگاه از میزان آب درون آن اطمینان حاصل فرمایید.
۵. در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه آب درون محفظه را تخلیه کنید.