



نام دستگاه: رتومیکس (شیکر و روتاتور سرولوژی)

مدل دستگاه: IPX 0

طریقه استفاده:

۱. مطمئن شوید کلاس اصلی برق دستگاه که در پشت آن قرار دارد در حالت خاموش (حالت 0) باشد.
۲. دوشاخه را به برق شهر وصل کنید.
۳. کلید اصلی برق دستگاه را روشن (حالت 1) قرار دهید. با فشردن کلید SET می توان سرعت را با استفاده از \uparrow و \downarrow تنظیم نمود برای ذخیره کلید SET را فشار دهید سپس امکان تنظیم زمان فعال میگردد که به طریق ذکر شده می توان آن را تنظیم کرد.
۴. پس از بارگیری با زدن کلید START دستگاه شروع به حرکت میکند.
۵. می توان برای توقف قبل از اتمام زمان از کلید STOP استفاده کرد.
۶. پس از اتمام مدت زمان انتخابی شما دستگاه TIME END نمایش داده شده و با صدای بوق آلام میدهد.
۷. برای کار با دستگاه بدون محدودیت زمان کفایت هنگام تنظیم زمان با استفاده از \downarrow زمان را به کمترین حد ممکن کاهش دهید تا INF مشاهده شود.
۸. پس از اتمام کار دوشاخه را از برق خارج کنید و کلید پاور دستگاه را در حالت 0 قرار دهید.
۹. حداکثر ظرفیت بارگزاری دستگاه ۲Kg میباشد در صورت فشار مکانیکی بیش از اندازه دستگاه متوقف شده و Error Gripe نمایش داده میشود.

طریقه نگهداری:

۱. از ریختن هرگونه مایع بر روی دستگاه خودداری کنید.
۲. در هنگام روشن بودن دستگاه از جابجایی آن خودداری کنید.
۳. سرعت شیک را باتوجه به حجم نمونه و ظرف انتخاب کنید.

۴. پس از اتمام کار دستگاه را از دوشاخه برق خارج کنید.
۵. به هیچ عنوان دستگاه را از قسمت سینی بلند نکنید.
۶. جهت جلوگیری از پرت شدن ظرف از گیره های نگهدارنده استفاده کنید.