



نام دستگاه: سانتریفیوژ ۱۶ شاخه و ۲۴ شاخه دیجیتال

مدل دستگاه: T.16

شرکت سازنده: اروم تجهیز گستر

طریقه استفاده:

۱. دوشاخه را به پریز برق ارت دار وصل نمایید و کلید POWER را روشن نموده روی صفحه نمایش عبارت ORUM TADGHIZ CENTRIFUGE به مدت ۳ ثانیه ظاهر شده و سپس جمله Press Menu Open Case نمایان میشود.
۲. با فشار دادن کلید MENU درب دستگاه در صورت بسته بودن باز شده، در صورت باز بودن فقط صدای بیب بیب شنیده خواهد شد و روی صفحه نمایش سرعت و زمان با داده های قبلی و یا صفر نمایان خواهد شد و دستگاه آماده برای قرار دادن لوله های آزمایش میباشد.
۳. لوله ها را به صورت بالانس در دستگاه قرار داده و درب دستگاه را با کمی فشار قفل نمایید.
۴. با استفاده از دکمه منو به ترتیب سرعت، زمان، Brake و Elapsed time با کلیدهای up/down قابل تنظیم است.
۵. برای استفاده از سیستم Brake یا ترمز کلید up و در صورت عدم استفاده کلید down را فشار دهید.
۶. با فشار دادن کلید START دستگاه شروع به کار خواهد نمود.
۷. آخرین اطلاعات داده شده به دستگاه حتی پس از خاموش شدن در حافظه دستگاه ذخیره شده و نیاز به تنظیم مجدد دستگاه نیست.
۸. در صورت نیاز به توقف دستگاه به عنوان مثال در حالت ERROR UNBALANCE می توان با استفاده از دکمه PAUSE دستگاه را متوقف نمود و بعد از انجام و اصلاح موارد با بستن در و فشردن دکمه START دستگاه طبق منوی قبلی شروع به کار میکند.
۹. پس از اتمام زمان و پایین آمدن دور قفل درب به صورت اتوماتیک باز خواهد شد.

طریقه نگهداری:

۱. برای کار بهتر نظافت دستگاه توصیه میشود. برای نظافت فقط از پارچه آغشته به محلول دتول یا ساولون و یا الکل ۷۰ درجه استفاده شود.
۲. هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جا کردن آن جدا خودداری فرمایید.
۳. دستگاه را روی سطح صاف و عاری از لرزش قرار دهید.
۴. بهتر است برای جلوگیری از انتشار آلودگی از لوله های درپیچ دار یا پوشیده شده با پارافیلیم استفاده گردد. سانتریفیوژ کردن مواد قابل اشتعال، قابل انفجار، سمی و رادیواکتیو با این دستگاه مجاز نیست.
۵. دقت کنید شماره روی روتور و بوکت ها همخوان باشد و شماره روی بوکت ها به طرف بیرون دستگاه باشد.
۶. لوله ها را به صورت متقارن طبق جدول چیدمان کنید.
۷. در مواردی مانند قطع برق قفل دستگاه با استفاده از اهرم مکانیکی باز میشود (اهرم را در سوراخ تعبیه شده روی بدنه در زیر محل قفل به صورت کمی مایل به چپ وارد نموده و سپس به صورت افقی به سمت راست فشار دهید)
۸. در صورت سوختن فیوز دستگاه حتما یک فیوز با مشخصات ذکر شده در دفترچه استفاده کنید و از تعمیر فیوز قبلی جدا خودداری کنید.