



نام دستگاه: PH متر

مدل دستگاه: AQUA PH

شرکت سازنده: AQUASPEX

طریقه استفاده:

۱. دکمه ON را فشار داده تا دستگاه روشن شود.
۲. ابتدا الکتروود دستگاه را با آب مقطر بشویید و اجازه دهید خشک شود.
۳. آن را درون بشری که دارای محلول بافری با PH:7 است قرار می‌دهیم و صبر میکنیم تا عدد روی صفحه نمایش ثابت شود.
۴. مقدار کافی از نمونه را داخل بشر میریزیم و الکتروود را داخل آن غوطه ور میکنیم و میگذاریم داخل آن به مدت دو دقیقه به حالت ثابت بماند. وقتی عدد روی دستگاه ثابت شد PH مایع مورد نظر را از روی صفحه نمایش میخوانیم.

طریقه نگهداری:

۱. برای شستشوی الکتروود حتما از آب مقطر استفاده کنید.
۲. برای خشک کردن الکتروود از دستمال استفاده کرده و این کار را به آرامی انجام دهید.
۳. هنگامی که از دستگاه استفاده نمیکنید حتما الکتروود را در محلول KCL یک مولار یا آب مقطر نگهداری کنید.