



نام دستگاه: ورتکس

مدل دستگاه: Vortex Genius 3

شرکت سازنده: IKA

طریقه استفاده:

۱. ابتدا دستگاه را به دوشاخه برق وصل کنید.
۲. دکمه را در حالت ON قرار داده و دستگاه را روشن کنید.
۳. با پیچ تنظیمی سرعت شیک کردن نمونه را با توجه به نوع ظرف و نمونه مورد نظر انتخاب کنید.
۴. نمونه را در جایگاه مورد نظر قرار داده و ظرف یا لوله مورد نظر را با دست نگه دارید. توجه داشته باشید که کنترل سرعت ظرف مورد نظر به عهده کاربر است.
۵. با وارد کردن یک فشار کم به جایگاه نمونه سرعت شیک کردن نمونه کم میشود.
۶. پس از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده و از دوشاخه برق خارج کنید.

طریقه نگهداری:

۱. برای رعایت نکات ایمنی حتما از لوله ها و ظروف دردار یا پوشیده شده با پارافیلیم استفاده کنید.
۲. سرعت ورتکس را با توجه به حجم نمونه انتخاب کنید.
۳. از جابه جا کردن دستگاه در هنگام روشن بودن آن خودداری کنید.
۴. از وارد کردن فشار زیاد به جایگاه نمونه خودداری کنید.