



نام دستگاه: پاور سوپلای الکتروفورز

مدل دستگاه: PST-2000

شرکت سازنده: فن آوران سهندآذر

طریقه استفاده:

۱. فیش های الکتروفورز را با رعایت پلاریته (مثبت و منفی) داخل مادگی های + و - قرار دهید.
۲. ولوم VOLTAGE و CURRENT را به سمت چپ پیچانده و روی MIN قرار دهید.
۳. کلید داخل تایمر را روی OFF قرار دهید در این حالت دستگاه به صورت MANUAL کار خواهد کرد.
۴. دستگاه را به وسیله کلید POWER روشن نمایید.
۵. اگر می خواهید با ولتاژ ثابت کار کنید ولوم آن را روی MIN و CURRENT را روی MAX قرار دهید، سپس با چرخاندن آهسته ولوم ولتاژ مورد نظر خود را روی ولیمتر انتخاب نمایید.
۶. اگر می خواهید با شدت جریان ثابت کار کنید CURRENT را روی MIN و ولتاژ را روی MAX قرار دهید سپس با چرخاندن آهسته ولوم های CURRENT شدت جریان مورد نظر را روی آمپرتر انتخاب نمایید.
۷. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.

طریقه نگهداری :

۱. سیم های رابط تانک و پاور سوپلای را حداقل هر ماه یکبار کنترل نمایید و در صورت صدمه تعویض نمایید.
۲. سعی کنید در جایی از دستگاه استفاده کنید که پریز آن دارای سیستم اتصال زمین باشد.
۳. فاصله کافی در اطراف دستگاه رعایت شود تا احتمال گردش هوا در داخل دستگاه به آسانی صورت گیرد.
۴. دقت کنید برای تمیز کردن به هیچ وجه دستگاه را داخل آب نکرده و یا روی آن آب نریزید و حتما در موقع نظافت دو شاخه آن را از پریز برق خارج نمایید.
۵. در موارد اضطراری دوشاخه دستگاه را فوری از پریز برق خارج نمایید.